



Acceda para mayor información

Aplica para IPS, hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, bancos de sangre, vehículos de transporte de pacientes, servicios de transporte de muestras biológicas, áreas de manejo de cadáveres, etc.

PROTOCOLO PARA INACTIVAR DERRAMES BIOLÓGICOS




1 Adquiera el kit de inactivación de derrames en www.eufar.com.




2 Use los elementos de protección personal (EPP).




3 Mida 7.5 mL de **BENZIRAL** y adicione 250 mL de agua potable para obtener **BENZIRAL** diluido.

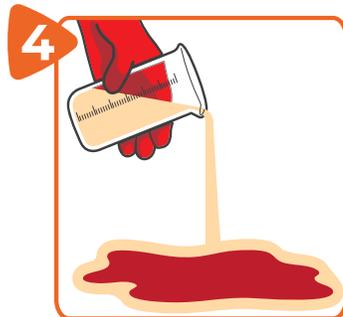

4 Adicione **BENZIRAL** diluido sobre el derrame.

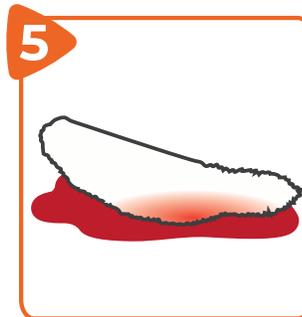

5 Absorba completamente con Solidificador. Si el derrame contiene vidrios material cortopunzante, recoja cuidadosamente usando únicamente el recogedor o pala y deposite en un recipiente rígido con tapa o guardián.

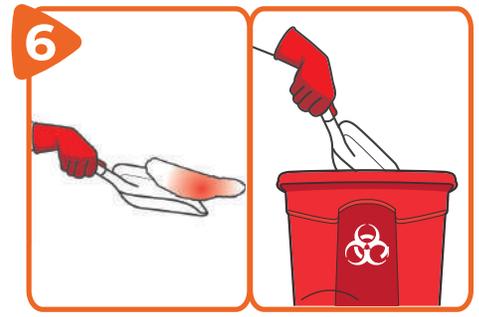

6 Recoja cuidadosamente y descarte de acuerdo con la normatividad o protocolo vigente.

Disponible presentación para Kit de Derrames



ADQUIERA EL KIT DE DERRAMES EN WWW.EUFAR.COM